



# Ovládání termostatu Huber

1. **Zapneme přístroj** hlavním vypínačem (1) –nahore vzadu na hlavě termostatu (pořádně zatlačit) a počkáme asi 1 minutu.
2. Vodovodním kohoutkem **pustíme chladicí vodu**. Přitom dbáme na to, aby odvodní hadice vedla do odpadu a abychom nepostříkali člověka, který pracuje naproti.

*Hlava termostatu zezadu*

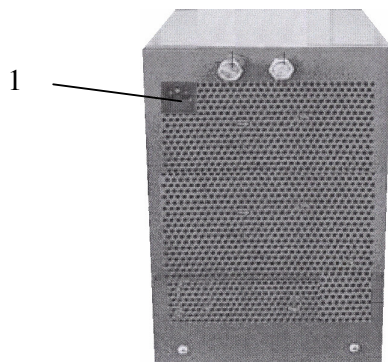

*Hlava termostatu zepředu*

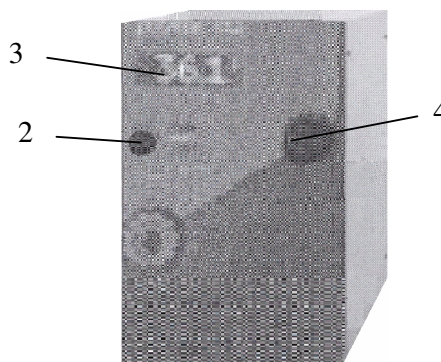

3. **Nastavíme pracovní teplotu:**
  - Stisk tlačítka SET (2).
  - Na displeji(3) se zobrazí nastavená teplota (Setpoint).
  - Otáčením černým kolečkem (4) vpravo nahore na hlavě termostatu nastavte požadovanou teplotu. Otáčením ve směru hodinových ručiček se nastavovaná teplota po desetínách stupně zvětšuje, otáčením v protisměru hodinových ručiček se nastavovaná teplota po desetínách stupně snižuje. Černé kolečko nemačkáme. Prostřednictvím tohoto mechanismu docílíme nastavení teploty a poté už s černým kolečkem netočíme.
  - Zvolenou teplotu potvrďte stiskem tlačítka SET (Stored).
  - Pokud se automaticky nespustí cirkulace, je nutno ji uvést do chodu otáčením černého kolečka proti směru hodinových ručiček. Až se šipka na displeji objeví u možnosti On, stiskneme pro potvrzení tlačítko SET)
4. **Vypnutí** (nikdy ne vytažením ze zástrčky!):
  - **V pauze** mezi prací: otáčením černým kolečkem (Circulation OFF, tlačítko opět nemačkáme. Pouze jím postupně max. 2x otáčíme ve směru hodinových ručiček. Až se šipka objeví u možnosti Off, stiskneme tlačítko SET pro potvrzení).
  - **Po skončení práce:** hlavním vypínačem nahore vzadu na hlavě termostatu.
5. Vodovodním kohoutkem **zastavíme chladicí vodu**.

*Pohled na displej (aktuální teplota je zobrazena na horním řádku displeje, nastavená teplota se zobrazuje na spodním řádku displeje).*

Internal	24,2 °C
Process (aktuální teplota)	
Setpoint (nastavená teplota)	25,2 °C