

MĚŘENÍ pH ROZTOKU INDIKÁTOROVÝM PAPIRKEM

Pomůcky: indikátorový papírek, skleněná tyčinka, měřený roztok

POSTUP:

Oddělíme malý kousek indikátorového papírku (cca 5 cm). Roztok na indikátorový papírek přeneseme skleněnou tyčinkou. V žádném případě papírek nenamáčíme přímo do zkoumaného vzorku.

Odebrání kapky roztoku pro stanovení pH pomocí pH-papírku



Nanesení kapky vzorku na pH-papírek.



Odhad pH srovnáním barvy papírku s nanesenou kapkou vzorku se stupnicí.

