

## MĚŘENÍ pH ROZTOKU INDIKÁTOROVÝM PAPIRKEM

**Pomůcky:** indikátorový papírek, skleněná tyčinka, měřený roztok

### POSTUP:

Oddělíme malý kousek indikátorového papírku (cca 5 cm). Roztok na indikátorový papírek přeneseme skleněnou tyčinkou. V žádném případě papírek nenamáčíme přímo do zkoumaného vzorku.

*Odebrání kapky roztoku pro stanovení pH pomocí pH-papírku*



*Nanesení kapky vzorku na pH-papírek.*



*Odhad pH srovnáním barvy papírku s nanesenou kapkou vzorku se stupnicí.*

