

ZASUNOVÁNÍ SKLENĚNÝCH TRUBIC DO ZÁTEK

Pomůcky: trubice (např. teploměr, stonek nálevky), voda, mýdlový roztok nebo glycerol, zátka

POSTUP:

Trubici ovlhčíme vodou, mýdlovým roztokem nebo glycerolem. Trubici poté uchopíme těsně u konce, který chceme zasunout do otvoru v zátce. Opatrně a postupně zasunujeme trubici do otvoru mírným tlakem za stálého otáčení.

VYTAHOVÁNÍ SKLENĚNÝCH TRUBIC ZE ZÁTEK

Pomůcky: zátka s trubicí (např. teploměr, stonek nálevky), utěrka

POSTUP:

Trubici uchopíme utěrkou těsně u zátky. Vytahujeme ji mírným tahem se současným otáčením.